



IC Quanti: Bovino y Caprino

- ¿Quieres comprobar que la leche de oveja o cabra no está contaminada con leche de otras especies?
- ¿Necesitas verificar si tu queso está elaborado con leche de una sola especie?

Cuantifica la presencia de leche de vaca o cabra en leche de otras especies en tan sólo unos minutos.

- Puedes realizar **el control durante la recogida de leche, en la granja o en el camión.**
- Puedes verificar **la limpieza correcta de cisternas** e instalaciones para **evitar contaminaciones cruzadas.**

SENCILLO:

- Ensayo en una sola etapa.
- Interpretación de los resultados con el lector IRIS.

RÁPIDO:

- Resultados en 10 minutos.

CUANTITATIVO:

- Resultados cuantitativos, estandarizados y objetivos.
- Trazabilidad total de los resultados.
- APP específica.

CONECTADO:

- Comparte y almacena tus resultados con ayuda de la App.
Acceso remoto a resultados en www.test4all.es.
- Recibe correos electrónicos en tiempo real.
- Dispone de batería de 4 horas de duración para realizar el ensayo en el lugar que necesites.




Mas de 20 años garantizando la pureza de los quesos D.O. españoles*

* Denominaciones de Origen españolas puras de leche de cabra y oveja.

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO:



1. Mezclar:
30µl muestra + 130µl Sol. Dil.

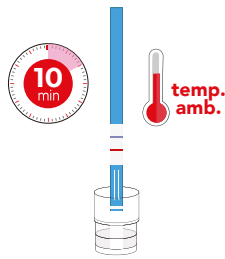

2. Incubación:
Introducir tira en pocillo 10 min.
a T^a. ambiente



3. Resultados:
En la APP, correo electrónico
o plataforma test4all.es

DATOS TÉCNICOS:

	IC Quanti Bovino	IC Quanti Caprino
LoD*	0,1%	0,25%
Rango de detección	0,1-100%	0,25-100%
LoQ*	0,25%	0,5%
Rango de cuantificación*	0,25-2%	0,5-2%

*Resultados obtenidos para un ensayo de 10 min. Cuantificación solo disponible en leche.
LoD: Límite de detección. LoQ: Límite de cuantificación.

MATRIZ:



LECHE CRUDA Y
PASTEURIZADA

VALIDACIONES:



Validación interna siguiendo las
recomendaciones de la AOAC.

SOLUCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ADULTERACIONES:

IC BB:



Identificación de leche de
vaca en leche humana o
leche de camella.

IC BOVINO:



Identificación de leche de
vaca en leche de oveja y
cabra.

IC BUFFALO:



Identificación de leche de
vaca en leche de búfala.

IC CAPRINO:



Identificación de leche de
cabra en leche de oveja.

IC OVINO:



Identificación de leche de
vaca en leche de oveja.