



Kit IC

- ¿Quieres comprobar que la leche de oveja, cabra, búfala o humana no está contaminada con leche de otras especies?
- ¿Necesitas verificar si tu queso está elaborado con leche de una sola especie?

Identifica la presencia de mezclas de leche de diferentes especies en tan sólo unos minutos.

Los test IC **permiten detectar de forma sencilla** la presencia de mezclas de diferentes especies a la entrada de la fábrica o antes de la elaboración de tus productos. Realiza el control durante la recogida de leche o en el camión y verifica la limpieza correcta de cisternas e instalaciones para evitar contaminaciones cruzadas.

SENCILLO:

- Ensayo en un solo paso.
- Lectura visual (banda control azul y banda positiva roja) u objetiva con equipo IRIS.
- Test sencillo, fácil de realizar por cualquier operario, todo el material incluido en el kit.

1^{CONECTADO:}

- Comparte y almacena tus resultados con ayuda de la App.
- Acceso remoto a resultados en www.test4all.es.
- Recibe correos electrónicos en tiempo real a través de tu teléfono móvil.
- Dispone de batería de 4 horas de duración para realizar el ensayo en el lugar que necesites.

¹ En su uso con el lector IRIS.

ESPECÍFICO:

- Tests específicos basados en IgGs específicas.
- Detecta mezclas de leche desde 0.125% hasta el 100%.

RÁPIDO:

- Resultados desde 3 minutos.

CUANTITATIVO:


- IC Bovino: desde 0,25% de leche de vaca.
- IC Caprino: desde 0,5% de leche de vaca.



Mas de 20 años garantizando la pureza de los quesos D.O. españoles*

* Denominaciones de Origen españolas puras de leche de cabra y oveja.


PROCEDIMIENTO DE ENSAYO:

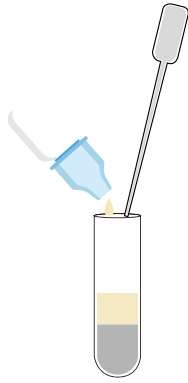

Mezclar:
Muestra y solución.



Incubación:
De 3 a 10 minutos*.
*Según producto.

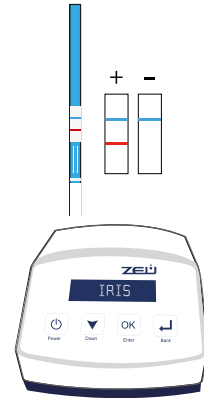

Resultados:
Visual u objetiva:
POSITIVO/NEGATIVO

DATOS TÉCNICOS:

	Mezcla detectada:	LoD	LoQ
IC Bovino ¹	Vaca en cabra y oveja	0,1%	-
IC Bovino Quanti	Vaca en cabra y oveja	0,1%	0,25%
IC Caprino ¹	Cabra en oveja	0,25%	-
IC Caprino Quanti	Cabra en oveja	0,25%	0,5%
IC Buffalo ¹	Vaca en búfala	0,5%	-
IC Ovino ¹	Oveja en cabra, vaca y búfala	1%	-
IC BB ¹	Vaca en camella y leche humana	0,5% y 1% ⁽²⁾	-

¹ Solo lectura visual. ² 0,5% de leche de vaca cruda o pasteurizada / 1% de leche de vaca UHT.

MATRICES:



LECHE CRUDA
Y PASTEURIZADA



QUESO



SUERO
DE LECHE



YOGUR



VALIDACIONES:

Siguiendo las
recomendaciones de la AOAC.

SOLUCIONES PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LECHE DE CABRA Y OVEJA:

IC QUANTI BOVINO:



Cuantificación de leche de vaca en leche de oveja y cabra.

IC QUANTI CAPRINO:



Cuantificación de leche de cabra en leche de oveja.